


A kísérleti eszköz részei

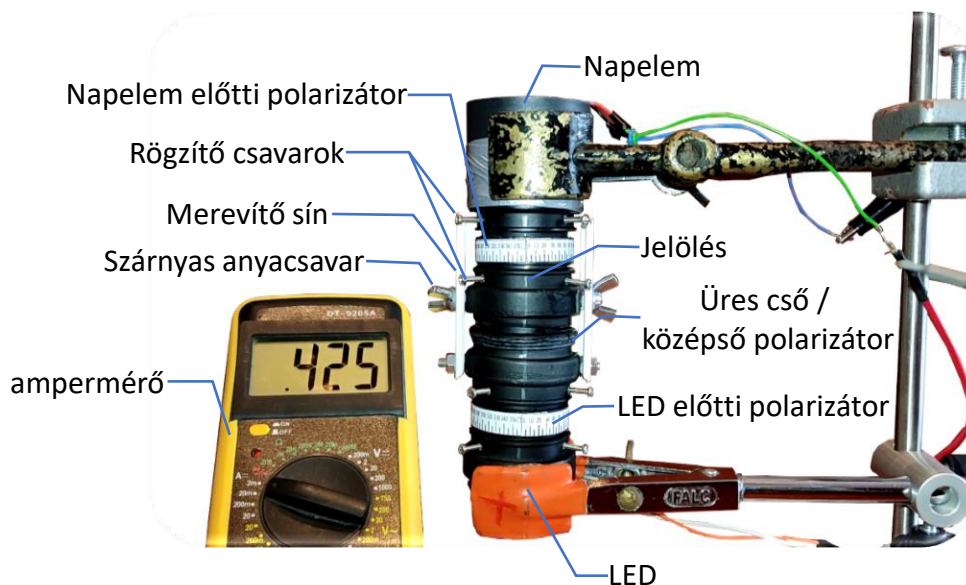

A középső elem kicserélése

1. Forgassuk el a napelem előtti polarizátort úgy, hogy az áramerősség a legkisebb legyen (keresztezett polarizátor állás)!
2. Rögzítsük a napelem előtti polarizátort a kis csavarok segítségével! Ne húzzuk meg túlságosan!
3. Ellenőrizzük a LED előtti polarizátor rögzítését is! Szükség esetén húzzuk meg a csavarokat! Ha jól rögzítettük, a polarizátorokat nem lehet elforgatni.
4. Oldjuk ki a merevítő sínen lévő szárnyas anyákat! Az állványon oldjuk ki a kémcsőfogót, és óvatosan emeljük fel a felső részt!
5. Cseréljük ki a középső üres csövet a harmadik polarizátorra!
6. Engedjük vissza a felső részt! Figyeljünk arra, hogy lehetőleg ugyanoda kerüljön vissza és rögzítsük a kémcsőfogót!
7. Szorítsuk meg a szárnyas anyákat és forgassuk körbe a középső polarizátort 15 fokonként! Jegyezzük fel az esetleges fáziseltolódást!

A LED-nél lévő polarizátor forgatása

1. Győződjünk meg arról, hogy a napelem előtti polarizátor és a merevítő sín megfelelően rögzítve van!
2. Oldjuk ki a LED-nél lévő polarizátor rögzítő csavarjait!
3. Lassan forgassuk el a LED-nél lévő polarizátort!

